

## Sie benötigen eine neue Glassäule zum Selberpacken?

Wählen Sie aus dem breiten Produktangebot der ECO und ECO<sup>PLUS</sup> Linien Ihre neue Glassäule aus.



### ECO Glassäulen

- 10, 15, 25, 50, 70, 80 mm Innendurchmesser
- 120, 200, 450, 750, 1000 mm max. Bettlänge
- Druckbereich 30–5 bar

### ECO<sup>PLUS</sup> Glassäulen

- 5, 10, 15, 25, 35, 50 mm Innendurchmesser
- 125, 250, 500 mm max. Bettlänge
- Druckbereich 80–15 bar

Jeweils zwei Versionen verfügbar:

- Solvent resistant (SR) und
- Aqueous buffers (AB)

Verschiedene Volumina und Bettlängen realisierbar.

Weitere Informationen und Broschüren zu den beiden Glassäulen-Linien finden Sie auf:

[www.ymc.eu](http://www.ymc.eu)

### YMC Europe GmbH

Schöttmannshof 19  
D-46539 Dinslaken

Tel.: +49 (0) 2064 427-0  
Fax: +49 (0) 2064 427-222  
E-Mail: [info@ymc.eu](mailto:info@ymc.eu)  
[www.ymc.eu](http://www.ymc.eu)



## Handling-Loop

### Bedienungsanleitung

Hinweis: Bitte vor Benutzung lesen.

## Handling-Loop für YMC Glassäulen

Dieses Hilfstool unterstützt beim Öffnen und Schließen Ihrer YMC Glassäule. Der Handling-Loop ist universell einsetzbar für alle verfügbaren Innendurchmesser der beiden Glassäulen-Linien ECO und ECO<sup>PLUS</sup>.

Hinweis: Für die ECO Glassäulen mit 70 und 80 mm ID ersetzt der Handling-Loop den Bandschlüssel.

Nachfolgend finden Sie Hinweise zur richtigen Nutzung des Handling-Loops.



## Ihre Vorteile mit dem Handling-Loop

- ✓ Einfaches Öffnen der Glassäule
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Leichtes Greifen auch bei großen Innendurchmessern

## Bestellinformationen

### Artikelnummer: Handling-Loop

Universeller Bandschlüssel für ECO- und ECO<sup>PLUS</sup>-Säulen (ID 5–80 mm)

## Inbetriebnahme Ihres Handling-Loops

### 1. Anlegen des Handling-Loops

- a. Führen Sie das freie Ende des Gummibandes in die Führung.
- b. Legen Sie die Gummischlaufe locker um die Konter-schraube.



### 2. Anziehen des Handling-Loops

- a. Fixieren Sie den Handling-Loop durch Ziehen an dem freien Ende des Gummibandes.



## 3. Öffnen und Schließen der Glassäule

Drehen Sie zum Öffnen und Schließen der Säule den Handling-Loop in Richtung des Pfeils und halten Sie dabei die Kontermutter mit der Hand fest.

- a. **Öffnen der Säule:** Drehen Sie dazu den Handling-Loop gegen den Uhrzeigersinn.



- b. **Schließen der Säule:** Wenden Sie den Handling-Loop um 180° und fixieren ihn erneut um die Konterschraube. Drehen Sie dann den Handling-Loop im Uhrzeigersinn.

